

返送時の荷造り方法

①放射線源は、まとめて緩衝材でパッキングして下さい。



①

②線源ケースが、缶の内側に直接触れないように緩衝材を周囲にいれます。
(缶のサイズ：φ10cm×20cm)



②

③上部にも緩衝材を詰めて、缶の蓋を閉めます。
蓋をしたら、ビニールテープで一回り巻いて止めます。



③

④（こちらからお届けした時と同様に）段ボール箱の中心に、線源の入った缶を収納します。最初に鉛付の段ボール板を使って遮へいして下さい。



④

⑤缶の上に段ボールの板を置き、その上にA5判の「注意書き」（この箱をひろった人は、中の容器に絶対に触れないで下記へご連絡ください。）を写真のように入れます。



⑤

⑥段ボール箱の蓋をガムテープ等で封をして、返送用の「運送状」を箱の上面に貼ります。
「運送状」の下に次のラベルを貼ってください。



⑥

ひろった人は箱をあけないで下記へご連絡ください。
東京都文京区本駒込2-28-45
公益社団法人 日本アイソトープ協会
電話 03-5395-8031